

## Reinigingsset voor optiek

Microscop objectieven moeten heel voorzichtig gereinigd worden, ook hier geldt; voorkomen is beter dan genezen; dek de microscoop na het gebruik zoveel mogelijk af om onnodige stofvorming te voorkomen.

Probeer eerst de vervuiling te localiseren. Als het stofje zichtbaar is in alle vergrotingen dan is er waarschijnlijk een oculair vervuild. Draai het oculair om zeker te zijn (vuil beweegt mee).

Als de vervuiling in slechts 1 objectief zichtbaar is dan bevindt het zich duidelijk in dit objectief. Soms is wegblazen al voldoende; gebruik hiervoor een goede blaasballon, en liever geen spuitbus.

Laat het reinigen van de binnenoptiek van de microscoop liever over aan de technicus.

Het is beter om optiek nooit droog te reinigen! Een prima reinigingsmiddel, dat veelvuldig getest werd en geen nadelige invloed heeft op lens coatings of kit is RoR. Dit middel reinigt uw kostbare objectieven op een veilige manier en lost zelfs immersieolie-resten op, zonder achterlating van residu!

abbeoptics levert een complete reinigingsset in kunststof container, waarin de belangrijkste producten aanwezig zijn om vervuilde optiek meteen te reinigen, t.w.;

Professionele blaasballon/RoR cleaner in 2 flacons/reinigingswatten en -stokjes en een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Regelmatig reinigen met RoR zorgt ervoor dat de optiek daarna minder snel vervuilt!

